


ウイルマード TAPERLOK サンプルチューブ

T₁ 測定に簡便に使えます。

常磁性酸素を除くための“Freeze-pump-thaw”の測定が簡単に出来ます。また空気に敏感なサンプルの測定にも便利です。ただしサンプルは1mmの穴から入れられる試料に限られます。穴と溝の位置にはそれぞれスリの印があります。印をそろえると試料は外気に通じ、管を180度回すと穴は閉じます。ジョイントに潤滑剤を少量つけて頂きますと、もれやジョイントの固着を防ぎます。使用溶媒に溶けない潤滑剤を選んで下さい。また潤滑剤を使用しない管としてスクリュキャップ、オムニフィット、バルブ付き NMR チューブがありますので7、8、10ページを参照して下さい。

Cat. No.	価格 (1本)	チューブ外径	使用チューブ
507-SJH-7	¥12,500	5mm	507-PP
513-7-SJH-7	¥22,800	10mm	513-7PP

EASY TO USE

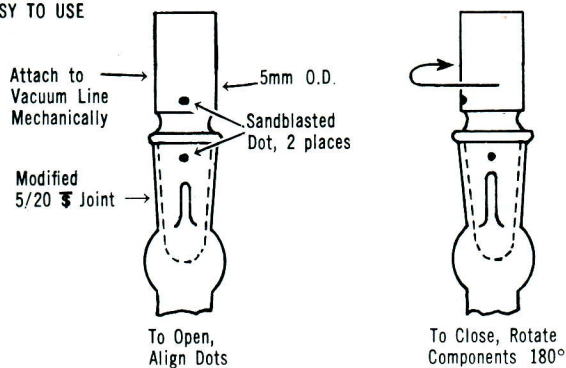

FEATURES

